



Fondation
Mérieux



LabBook v3.6

Manuel « Préleveur »

VI

Mars 2023

Fondation **Mérieux**

Lutte contre les maladies infectieuses depuis 1967

www.fondation-merieux.org




Table des matières

Avant-propos	2
Page d'accueil.....	2
Rapport Global.....	0
Liste des dossiers.....	0

Avant-propos


Ce manuel présente les éléments de LabBook accessible à une personne ayant des droits de type « préleveur ». Si vous n'accédez à aucune des actions via votre interface, merci de contacter votre administrateur pour que ces droits puissent vous être attribués.

Page d'accueil

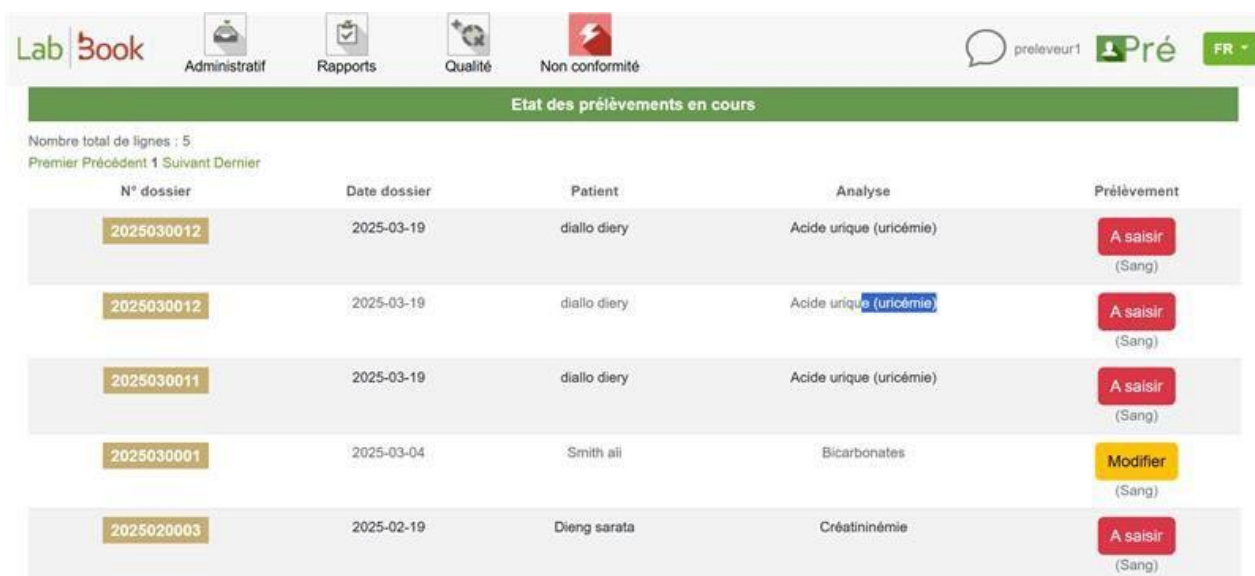

N° dossier	Date dossier	Patient	Analyse	Prélèvement
2025030012	2025-03-19	diallo diery	Acide urique (uricémie)	A saisir (Sang)
2025030012	2025-03-19	diallo diery	Acide urique (uricémie)	A saisir (Sang)
2025030011	2025-03-19	diallo diery	Acide urique (uricémie)	A saisir (Sang)
2025030001	2025-03-04	Smith ali	Bicarbonates	Modifier (Sang)
2025020003	2025-02-19	Dieng sarata	Créatinémie	A saisir (Sang)

Cette page d'accueil vous permet d'accéder directement à **l'Etat des prélèvements en cours**. Et dans la colonne « Prélèvement », les boutons « A saisir » ou « Modifier » permettent d'éditer les informations sur les prélèvements de chaque dossier et ainsi changer le statut entre Apporté/Fait/A faire :

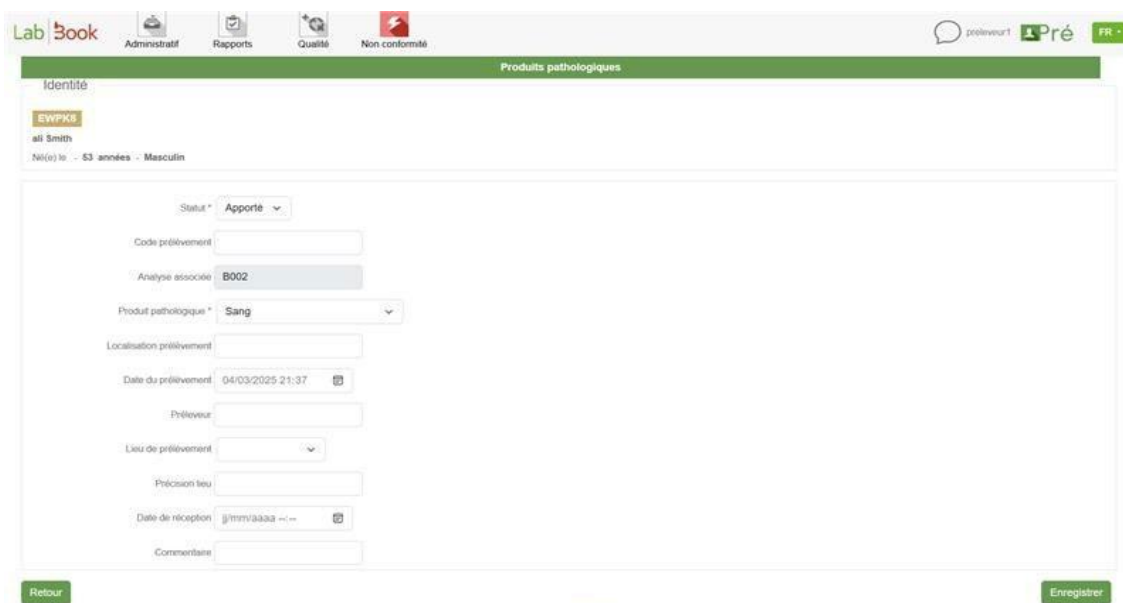

Produits pathologiques

Identité

EWPK9
ali Smith
Né(e) le : 53 années - Masculin

Statut * Apporté

Code prélèvement

Analyse associée B002

Produit pathologique * Sang

Localisation prélèvement

Date du prélèvement 04/03/2025 21:37

Préleveur

Lieu de prélèvement

Précision lieu

Date de réception j/m/a/aaaa

Commentaire

Retour Enregistrer

Rapport Global

Un préleveur peut imprimer le rapport global dans le menu « Administratif » puis « Rapport Global » :

Lab|book

 Administratif

 Rapports

 Qualité

 Non conformité

preleveur

Pré

FR

Rapport global

Téléchargement de rapports d'analyse en un seul fichier

Date du au Exclure ceux déjà téléchargés ☐

Retour

Récupérer les données

Cette page vous permet de télécharger dans un seul fichier tous les rapports d'analyse ; Et vous pouvez également trier vos données par date et aussi si vous voulez « exclure ceux déjà téléchargés ».

Liste des dossiers

Lab|book

 Administratif

 Rapports

 Qualité

 Non conformité

preleveur

Pré

FR

Liste des dossiers

Rechercher

N° dossier

Date du au

Type dossier

Nom

Prénom

Code

Statut

Type

Urgent uniquement ☐

Rechercher

Liste des dossiers

Nombre total de lignes : 11
Premier Précédent 1 Suivant Dernier

Action	Statut	Urgent	N° dossier	Réception dossier	Code patient	Code labo.	Nom	Prénom
	A		0007 123	2025-04-22 17:23	MLJH3	Demtest01	Demo	test 1
Dossier administratif								
	A		0006 788	2025-04-22 17:10	MLJH3	Demtest01	Demo	test 1

Dans cette liste, vous avez le droit de visualiser le « Dossier administratif » de chaque dossier créé.

Vous pouvez aussi créer une nouvelle demande d'analyse (Externe / Hospitalisé) dans le menu Administratif » :



Pour l'utilisation des fonctions de création de dossier « Nouvelle demande externe » et « Nouvelle demande hospitalisé », merci de vous reporter au Manuel pour la